

CLEAN ROOM: Piastre contact e piastre per sedimentazione

- Industria farmaceutica, cosmetica
- Laboratori di analisi

Indicazioni

Per il controllo microbiologico di ambienti di produzione e controlli degli operatori in clean room.

Confezione

Conf. da 40 piastre contact con diametro 55 mm
Conf. da 20 piastre contact con diametro 90 mm
Conf. da 20 piastre con diametro 90 mm

Descrizione

Piastre contact: piastre con fondo quadrettato riempite con terreno di coltura. Il terreno può formare un menisco ed essere quindi utilizzato per il controllo delle superfici oppure, quando non forma il menisco, è utilizzato per il controllo dell'aria tramite campionatore.

Piastre 90 mm: piastre riempite con 25 ml di terreno di coltura, da utilizzare per test di sedimentazione.

Ampia gamma di terreni generici e selettivi.

Istruzioni per l'uso

1. Aprire i 3 involucri che rivestono le piastri. Le piastre sono state sottoposte ad irraggiamento.
 2. Per le piastre contact applicare il terreno alla superficie da campionare (banco di lavoro, parete, camice, guanto...) o al campionatore d'aria. Per le piastre da 90 mm disporre le stesse per il test di sedimentazione.
 3. Chiudere il coperchio della piastra per evitare contaminazioni durante il trasferimento.
 4. Incubare alla temperatura e per il tempo indicato dalla procedura specifica.
 5. Dopo l'incubazione è possibile leggere il risultato.
-

Specifiche del prodotto

Le piastre vanno conservate secondo le istruzioni riportate sulla scatola e sul certificato di qualità.

Variazioni significative di temperatura possono determinare la formazione di condensa, in questo caso le performance non ne risentono, a meno che il terreno non sia disidratato.



KAIROSafe Srl

Loc. Sistiana 41/D 34011 Duino Aurisina (TS)

Tel. 040 2907149-299502

info@kairosafe.it www.kairosafe.it