

SLIDES

- Industria farmaceutica, cosmetica, alimentare
- Laboratori di analisi



Indicazioni

Per il controllo microbiologico di ambienti di produzione e controlli durante la produzione.

Confezione

Conf. da 50 slides

Descrizione

Palette di materiale plastico con applicazione di terreno di coltura da ambo i lati. Ampia gamma di combinazioni tra terreni generici e selettivi.

Istruzioni per l'uso

1. Aprire il tappo a vite ed estrarre la slide facendo attenzione a non contaminare i terreni.
2. La slide può essere utilizzata per analizzare liquidi, quindi per immersione, oppure per analizzare superfici, quindi per contatto. Nel caso dell'analisi di campioni liquidi, occorre tenere la slide in immersione per 5-10 secondi, facendo attenzione che entrambi i lati siano ben bagnati. Non è consigliato l'uso per immersione per campioni molto viscosi. In questi casi è meglio raccogliere il campione con un tampone, che poi è usato per eseguire strisciate sulla slide.

Per le superfici o i campioni solidi, premere ogni lato della slide sulla superficie.

3. Riporre la slide nella provetta originale.
4. Incubare alla temperatura e per il tempo indicato dalla procedura specifica.
5. Dopo l'incubazione è possibile leggere il risultato, possibilmente con il tappo inserito.

Semplicità d'uso

Non è richiesta una preparazione particolare. La slide può essere utilizzata su superfici e per prodotti liquidi o semi-solidi.

Economico

Si evitano i costi della preparazione dei terreni di coltura.

Ampia gamma di combinazioni di terreni di coltura per microrganismi di vario genere.

Specifiche del prodotto

Le slides vanno conservate secondo le istruzioni riportate sulla scatola e sul certificato di qualità. Variazioni significative di temperatura possono determinare la formazione di condensa, in questo caso le performance non ne risentono, a meno che il terreno non sia disidratato.

KAIROSafe Srl

Loc. Sistiana 41/D 34011 Duino Aurisina (TS)

Tel. 040 2907149-299502

info@kairosafe.it www.kairosafe.it