

Scheda informativa CEPPI MICROBICI NON TITOLATI

Brand Mecconti

Microrganismi liofilizzati in forma di pellet. La popolazione dei ceppi qualitativi è molto elevata anche se non quantificata (certificata > 1000 UFC).

Il pellet si trova sul fondo di una provetta con tappo a serbatoio a cui è applicato un tampone ovattato (swab). Il liquido reidratante è contenuto nel tappo-serbatoio e può essere usato per sciogliere il pellet direttamente nella provetta. È possibile strisciare varie piastre utilizzando uno stesso tampone. In alternativa, il pellet può essere facilmente estratto e sciolto in un tampone fosfato o specifico brodo di coltura (vedi documento Recommended Growth Requirements).

Caratteristiche:

- 3 o 2 passaggi (derivati con licenza da colture ATCC®) *
- confezione singola, manipolazione facile e sicura
- conservazione a 2-8°C



2 tipologie

MicroSwabs	MicroSwabs Plus
3 passaggi dalla collezione originale. Ideale per controllo fertilità, antibiogramma ecc	2 passaggi dalla collezione originale. Ideale per ceppoteche, ma adatto anche per altri usi
2 MicroSwabs in buste singole	2 MicroSwabs Plus in buste singole

Per il mantenimento di ceppoteche è consigliato l'uso del sistema Protect (vedi sezione Conservazione microrganismi sul sito www.kairosafe.it).

MECCONTI



* The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative® word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. Mecconti s.à.r.l. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC® cultures. Kairosafe is licensed to use these trademarks and to sell licensed products manufactured under Mecconti brand. Look for the ATCC Licensed Derivative® emblem for products derived from ATCC® cultures.